

# Utilisation du logiciel MOTIC IMAGES PLUS 3.0

## Démarrage

1 / Ouvrir le logiciel Motic images plus 3.0 puis cliquez sur l'icône « live image window » barre latérale de gauche



2 / Dans l'onglet réglage basique, dispositif vidéo choisir Motic 2.0 MP de la liste déroulante puis cliquez sur ouvrir




3 / Résolution sélectionnez 1600 x 1200



4 / Cliquez sur exposition automatique



5 / Allumer le microscope (ne pas mettre de lame) puis faire une balance des blancs sur l'image, celle-ci devient blanche

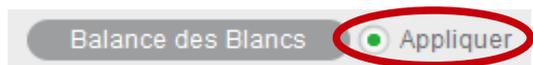


**Attention : Les caméras sont très sensibles à la lumière, travaillez avec le moins de variations lumineuses possible**

## Capture d'images / traitement

1 / Cliquez sur l'icône « capture vidéo » barre latérale de droite



2 / Vous trouverez les icônes :

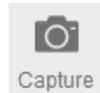


Capture image



Auto Capture

3 / Lors d'une capture d'image, celle-ci sera transférée sur l'interface principal Motic image 3.0 (1<sup>ère</sup> fenêtre ouverte) vous trouverez les différentes fonctions qui vous permettront de retoucher ou légendez vos images

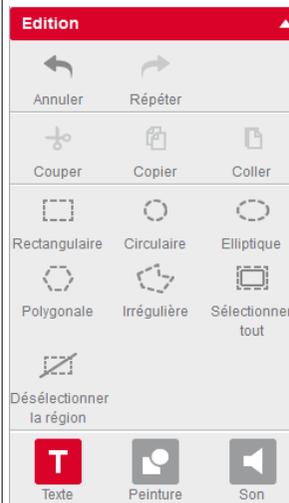

## Capture vidéos

1 / Cliquez sur l'icône « capture vidéo » barre latérale de droite



2 / Sélectionner le format d'enregistrement de la vidéo Le 1024 x 768 est recommandé



3 / Cliquez sur « enregistrer »



4 / Choisir un lieu pour stocker votre vidéo (nommer le fichier) et choisir le format d'enregistrement (AVI, MOV, MP4)



5 / Cliquez sur « Stop » en fin d'enregistrement

